

neodisher® GRM

Alkalisch (grond)reinigingsmiddel



Belangrijkste toepassingsgebied:

- Grondreiniging / reconditioneren van vaatwerk met zetmeelaanslag
- Machinaal reinigen van laboratoriumglaswerk (bijvoorbeeld teer, bitumen en overige hardnekkige verontreinigingen)
- Reinigen van afvoeren

Eigenschappen:

neodisher GRM verwijderd alle soorten etensresten. Verwijderd zelfs resten van voedsel en andere organische residuen die zijn ingedroogd of moeilijk te verwijderen. Zetmeel deposito's in het bijzonder zijn gemakkelijk verwijderd uit serviesgoed, etc. in een eenvoudig reinigingsproces. neodisher GRM is geschikt voor alle waterhardheden.

Geschikt voor gedecoreerd porselein, roestvaststaal, gangbare kunststoffen en laboratoriumglas. neodisher GRM is niet geschikt voor aluminium, eloxaal en legeringen van lichtmetaal.

Dosering en gebruik:

Machinaal grond reinigen van vaatwerk:

neodisher GRM wordt bij voorkeur gebruikt voor de grondreiniging van servies waar zich in de loop van de tijd een laagje van zetmeel heeft gevormd. Deze grondreiniging kan plaatsvinden in een vaatwasser.

1 - 3 % neodisher GRM in de reinigingstank bij een temperatuur van 50 - 70 °C.

Bandmachine: neodisher GRM in alle tanks toevoegen (handmatig doseren) waarbij het te behandelen vaatwerk in de laagste snelheid door de machine moet worden gevoerd. Na afloop controleren of de naspoeling afdoende is geweest. Indien dit niet het geval is alle tanks leeg laten lopen en met vers water vullen; na opwarming het desbetreffende vaatwerk nogmaals door de machine voeren.

Eéntanksmachine: neodisher GRM handmatig doseren. Na afloop controleren of de naspoeling afdoende is geweest. Indien dit niet het geval is water verversen en het desbetreffende vaatwerk nogmaals spoelen.

Voor beide machinetypes geldt dat de concentratie van de neodisher GRM door het naspoelwater terugloopt waardoor nadoseren noodzakelijk is

Reinigen van laboratoriumglaswerk:

neodisher GRM is ook geschikt als reinigingsmiddel in speciale laboratorium wasmachines bij een dosering van 3 - 5 g/l en een temperatuur van 50 - 90 °C. Neodisher GRM is zeer geschikt voor het machinaal wassen van laboratorium glaswerk om bv. teer, bitumen en andere hardnekkige materialen te verwijderen.

Reinigen van afvoeren:

neodisher GRM in de afvoer uitschudden en met wat water spoelen. Na ca. 1 uur inwerktijd verder met water naspoelen.

Niet vermengen met andere producten.

Productgegevens:

Soortelijkgewicht: 1.080 - 1.130 g/l
pH-waarde (in demi water, 20 °C) 1 - 3 %: 12.3 - 12.9
Titratie factor: 0.10

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergenten richtlijn 648/2004:

< 5 % niet-ionische tensiden
15 - 30 % fosfaten



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] GRM

Alkalisch (grond)reinigingsmiddel



Hantering en opslag:

Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen. Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 3314 / 2-2
Versie 10-2014
Vervangt: 06-09-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl